MetaMorphNX で日本語チュートリアルを使用する場合の手順

- C:¥Program Files Molecular Devices MetaMorph NX Interactive Tutorial ディ レクトリ内にある Introduction.dll ファイルの名称を変更します
 - 例) Introduction.dll.org

[変更前]

名前	更新日時	種類	サイズ
]] Data	2012/04/10 1:23	ファイル フォル	
\mu Tutorial1	2012/03/24 11:16	ファイル フォル	
CTYPES.dll	2012/03/21 11:48	アプリケーショ	1,161 KB
S Introduction.dll	2012/03/21 11:48	アプリケーショ	65 KB
Last Settings.xml	2012/04/10 12:31	XML ドキュメント	19 KB
MetaMorph NX Tutorial Application.py	2012/02/21 15:09	PYファイル	2 KB
MetaMorph NX Tutorial.dll	2012/03/21 11:48	アプリケーショ	1,161 KB
Two Channel MDA.xml	2012/02/25 16:45	XML ドキュメント	21 KB
Two Channel SIA.xml	2012/02/25 16:47	XML ドキュメント	21 KB

[変更後]

名前	更新日時	種類	サイズ
🐌 Data	2012/04/10 1:23	ファイル フォル	
🕌 Tutorial1	2012/03/24 11:16	ファイル フォル	
CTYPES.dll	2012/03/21 11:48	アプリケーショ	1,161 KB
Introduction.dll.org	2012/03/21 11:48	ORG ファイル	65 KB
Last Settings.xml	2012/04/10 12:31	XML ドキュメント	19 KB
MetaMorph NX Tutorial Application.py	2012/02/21 15:09	PYファイル	2 KB
MetaMorph NX Tutorial.dll	2012/03/21 11:48	アプリケーショ	1,161 KB
Two Channel MDA.xml	2012/02/25 16:45	XML ドキュメント	21 KB
Two Channel SIA.xml	2012/02/25 16:47	XML ドキュメント	21 KB

2. MetaMorph NX を起動します

3. メニューから Script を選びます

) 🗇 💽 🗂 🔎	ç 🗃 🖶 😐 🐚 💀 🛤) = _			N
Home	Acquisition Mode	Mode: Multidimensional	Measure	Script	Hardware Setu	P
Zoom To Fit Space 100%		¹ / ₄ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Export to PowerPoint	Chann Displa Cha	el y nnnel Display	Reset Layout Layout

4. Run Script Flie を選びます



5. MetaMorph NX Tutorial Application.py を選択し、

名前	更新日時	種類
퉬 Data	2012/04/10 1:23	ファイル フォル
\mu Tutorial1	2012/03/24 11:16	ファイル フォル
MetaMorph NX Tutorial Application.py	2012/02/21 15:09	PY ファイル

6. チュートリアルが自動実行されます



※ なお、手順1にて変更したファイル名 Introduction.dll.org をもとに戻すことで 英語版のチュートリアルをご利用いただけます

